


# GEBRUIKSAANWIJZING

## 12.02 MONSTERNEMER WATERTRAP

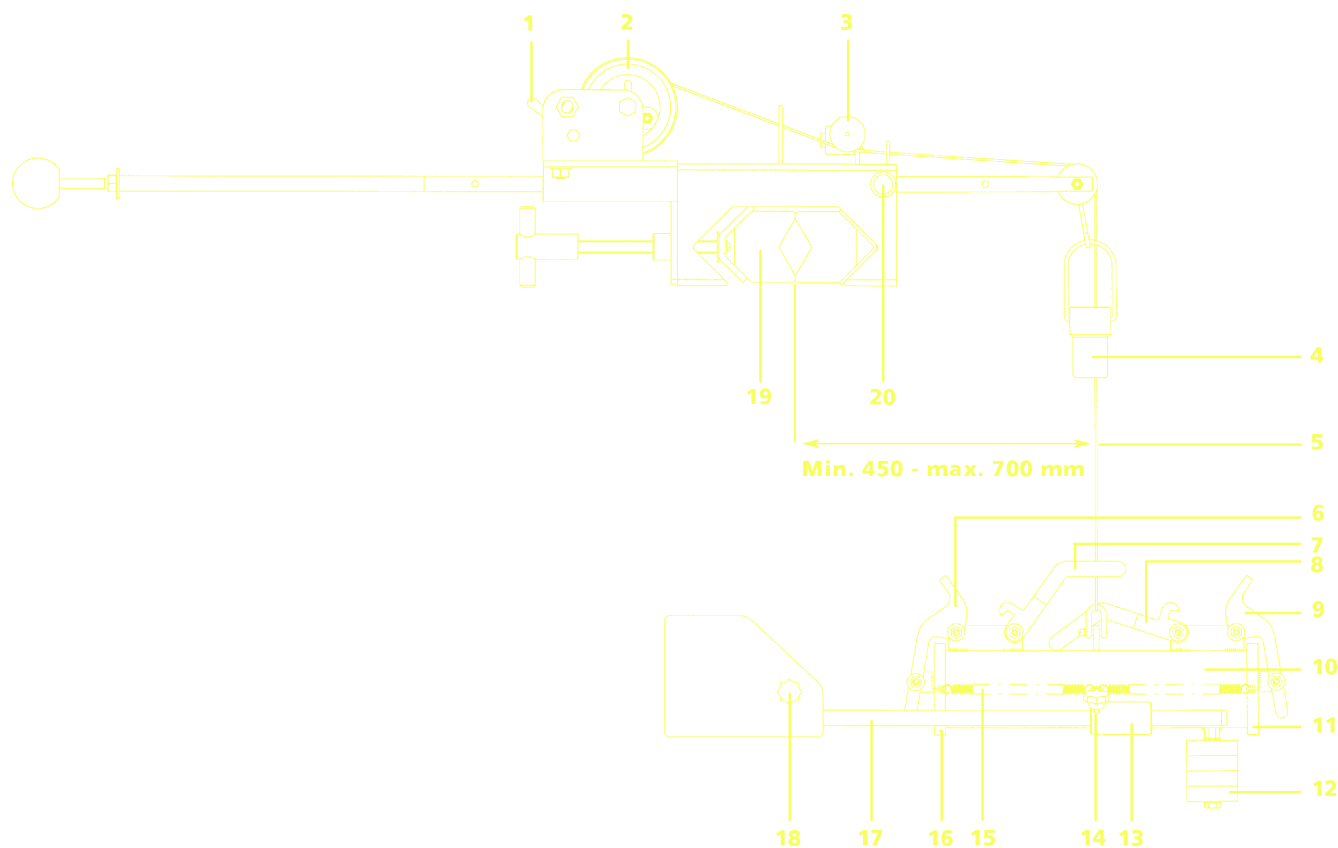

### Inhoud


Over deze gebruiksaanwijzing .....	2
1 Beschrijving .....	2
2 Technische specificaties .....	2
3 Veiligheid .....	2
4 Voorbereiding .....	3
4.1 Installatie .....	3
4.2 Afstelling .....	3
5 Het gebruik .....	4
6 Toepassingen .....	4
7 Onderhoud .....	4



## 4 Voorbereiding

### 4.1 Installatie

1. Verbindt de delen van de telescopische arm. (zie illustratie rechts)
2. Bevestig de telescopische arm bijvoorbeeld aan een brugleuning of de reling van een schip met gebruik van de houten blokken (19). Draai de bevestigingsknop (20) los, schuif de arm uit tot de gewenste lengte en zeker het geheel met behulp van de bevestigingsknop (20).
3. Installeer de handgreep van de handlier en zeker deze met de meegeleverde moer.
4. Stel het palrad in de benedenwaartse richting. U kunt het palrad stellen door de pal naar links te bewegen terwijl u het palrad naar boven of naar beneden beweegt (zie ill. op de volgende bladzijde).
5. Leidt de staaldraad (5) tot onder het meetwiel (3) en door het valgewicht (4) heen.
6. Hang het valgewicht (4) aan de haak aan het uiteinde van de arm van de handlier.
7. Verbindt nu de staaldraad door middel van de D-verbinding met de "Watertrap".
8. Stel het staartroer nu horizontaal af met behulp van de bevestigingsknop (18).
9. Na het losschroeven van de knop van de geleidingsstang (14), wijzigt u de afstand tussen het staartroer en het hoofddeel.

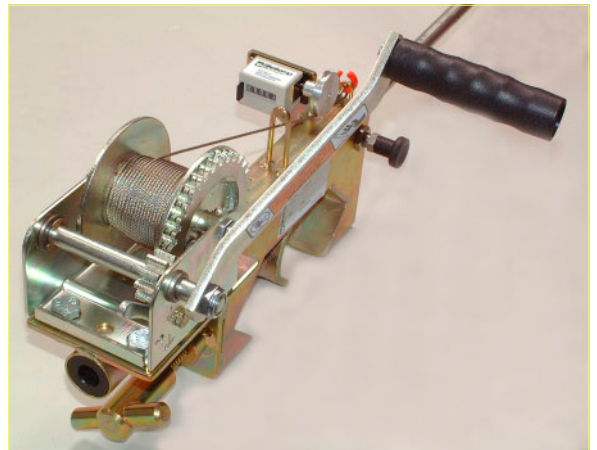

### 4.2 Afstelling

1. Span de achterste klep (afgaand) (16) aan met behulp van de beugels 6 en 7 en zo ook de voorste klep (opgaand) (11) met behulp van de klemmen 8 en 9.



**Houdt uw vingers weg bij de kleppen als deze aangespannen zijn.**

2. Laat de "Watertrap" zakken in het snelst stromend deel van de rivier tot deze net onder het wateroppervlak is.
3. Zorg er voor dat de "Watertrap" op de juiste wijze in balans is. Het in balans komen kan bereikt worden door: (in volgorde van voorkeur)
  - 3.1 De afstand tussen het staartroer en het hoofddeel te wijzigen.
  - 3.2 De hoek te wijzigen tussen het horizontale staartroer en de lengteas van het hoofddeel.
  - 3.3 Door het aantal gewichten (12) aan de voorzijde van het hoofddeel te wijzigen. Gebruik hiertoe de meegeleverde kortere moeren.

